

Aufschlaggerät 3l

Code: P.401.x

Verwendung

Zur Zerkleinerung von Zellstoffsuspension unter standardisierten Bedingungen.

Anwendbare Normen

- ISO 5263-1
- TAPPI T205
- SCAN C18/M2
- PAPTAC C.6





Aufklappbares Oberteil

Gerätebeschreibung

Das Aufschlaggerät ist in ein robustes Gehäuse eingebaut und besticht durch seine einfache Handhabung. Um den Acryl- oder Edelstahltopf darunter zu stellen ist der obere Teil des Geräts ausbalanciert und lässt sich leicht nach hinten kippen. Ein Drehzahlmessdisplay, sowie die START und STOP Tasten befinden sich an der Vorderseite des Gerätes. Über das Display lässt sich die exakte Anzahl an Umdrehungen, welche für die Zerkleinerung der Suspension benötigt werden, einstellen.

Prozessbeschreibung

Der Topf wird mit Wasser und der richtigen Menge an Zellstoff befüllt. Dann wird er in das Aufschlaggerät gestellt und das Oberteil zugeklappt, bis es einrastet. Nach Drücken des START Knopfs beginnt das Gerät die Pulpe so lange zu zerkleinern bis die gewählte Anzahl an Umdrehungen erreicht ist und danach stoppt es automatisch. Nun kann das Oberteil wieder nach hinten geklappt werden und die Probe kann zur weiteren Verarbeitung entnommen werden.



Edelstahl- oder Acryltopf



Aufschlagpropeller

Spezifikationen

- qualitative Verarbeitung & Premium-Materialien
- balanciertes Oberteil aufklappbar
- Sicherheitsverschluss
- einstellbare Drehzahl auf digitalem Display
- Umdrehungsgeschwindigkeit: $3\,000 \pm 30$ UPM
- Aufschlägertopf aus hochwertigem Acrylglas oder Edelstahl
- Motorleistung: 370 W
- CE zertifiziert

Anschlüsse

- Spannung: 230 V, 50 Hz AC
(andere Spannungen auf Anfrage möglich)

Lieferumfang

- 1x Aufschlaggerät laut Bestellung
- 1x Aufschlagtopf laut Bestellung
- 1x Propeller gauge
- 1x Anti-slip rubber mat
- 1x Power cable
- 1x User manual
- Certificates

Erhältliche Modelle

Code	Beschreibung
P.401.A	Aufschläger mit Acrylglastopf
P.401.S	Aufschläger mit Edelstahltopf
P.401.H	Aufschläger mit integrierter Heizplatte & Edelstahltopf
P.401.10.A	Aufschläger 10 l & Acrylglastopf